

均一照明レンズユニット 直結ロッドレンズ

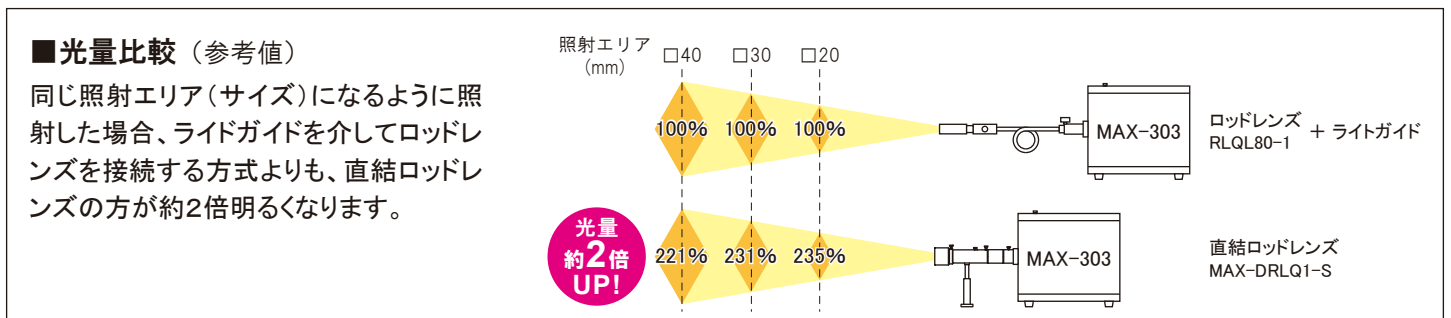
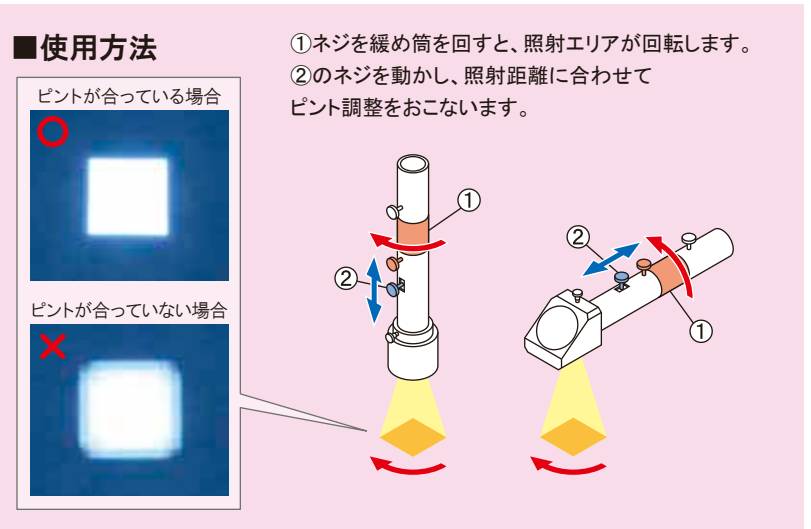
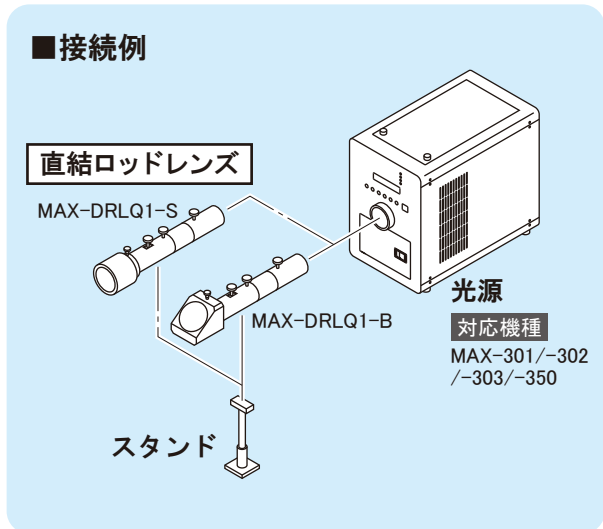
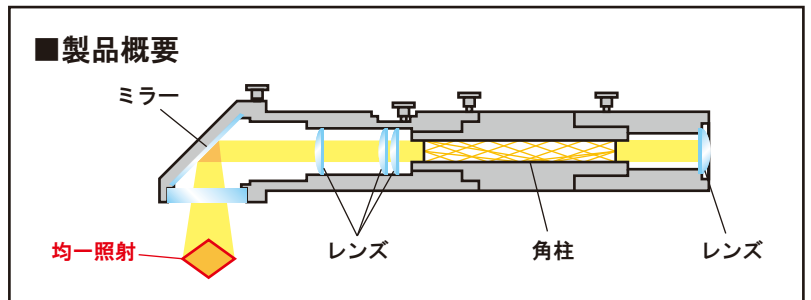
ストレート **MAX-DRLQ1-S**
落射 **MAX-DRLQ1-B**

ライトガイドを使用せず
光源に直結することで、
出射光量を最大限に引き出した
均一照明レンズユニットです。



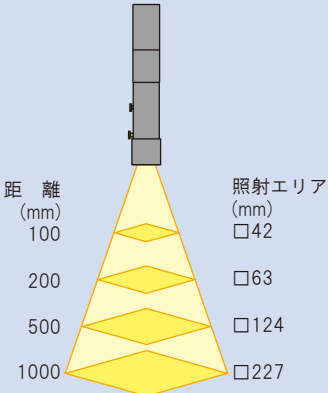
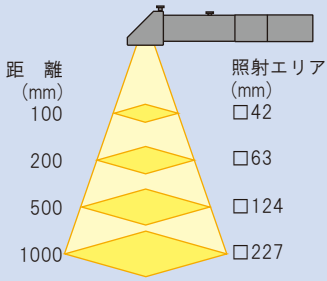
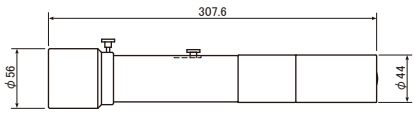
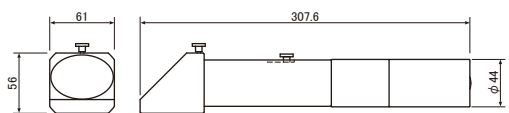
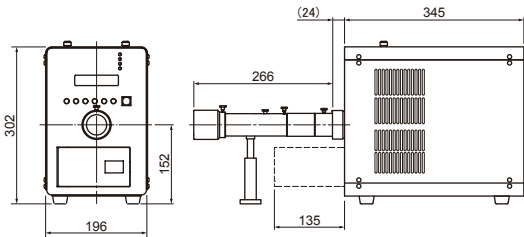
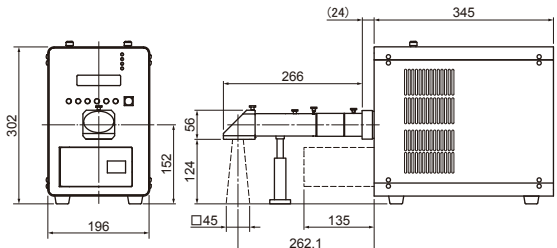
- 直結方式で光量アップ
- 照射むらの少ない均一照射
- 照射距離に応じてピント調整が可能



直結ロッドレンズは、万華鏡の原理を応用した均一照明のレンズユニットです。角柱内で反射を繰り返した光が出射端面で均一化されます。その後段に投影レンズ群を配置し、出射端面の像を投影します。ライトガイドを使用せず、光源のパワーを最大限に引き出すように光学設計しました。ライトガイド接続式に比べ、約2倍アップの光量(実測値)を得ることができます。



仕様

型式	 MAX-DRLQ1-S	 MAX-DRLQ1-B
照射タイプ	ストレート	落射
材質	合成石英	合成石英
照射エリア	 <p>距離 (mm) 照射エリア (mm)</p> <p>100 □42</p> <p>200 □63</p> <p>500 □124</p> <p>1000 □227</p>	 <p>距離 (mm) 照射エリア (mm)</p> <p>100 □42</p> <p>200 □63</p> <p>500 □124</p> <p>1000 □227</p>
寸法図 単位(mm)		
	<p>■MAX-303と接続した場合</p> 	<p>■MAX-303と接続した場合</p> 
重量	1.2kg ※スタンドを含む	1.3kg ※スタンドを含む

■本カタログに記載の内容は、改良のため予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

Asahi Spectra Co.,Ltd.

朝日分光株式会社



本社/営業部 〒114-0034 東京都北区上十条2-13-1 ガーデニアビル4F
tel:03-3909-1151 fax:03-3909-1152 E-mail:info@asahi-spectra.co.jp

東日本営業所 〒329-2741 栃木県那須塩原市北赤田1576
tel:0287-37-4763 fax:0287-37-4001 E-mail:info_tochigi@asahi-spectra.co.jp

大阪営業所 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原2-14-4 MF新大阪ビル2F
tel:06-4807-1777 fax:06-4807-1778 E-mail:info_osaka@asahi-spectra.co.jp

ホームページ <https://www.asahi-spectra.co.jp/>